

MetaCell® Antifoam 消泡剂

使用说明书

产品简介

MetaCell® Antifoam 消泡剂是一种经过辐照灭菌的即用型消泡剂，设计用于高效便捷地控制细胞培养系统中的泡沫，适用于悬浮细胞培养体系。本产品基于30%西甲硅油乳剂（USP级，杜邦™ Liveo™ Q7-2587）开发，不含任何人或动物源成分。

MetaCell® Antifoam 消泡剂适用于科研和基于细胞培养的大规模生物制品生产，但不可直接用于人体或作为药物用。

产品名称	产品编码	包装规格 ^[1]	储存条件	有效期
MetaCell® Antifoam 消泡剂	L5013-0.25K	250g	2-30℃，密闭、避光	8个月
	L5013-0.45K	450g		
	L5013-4K	4000g		

[1] 本产品使用一次性配液袋包装。

使用方法

MetaCell® Antifoam 消泡剂为经辐照灭菌的无菌产品，直接使用时需遵循无菌操作规范，在无菌操作下加入无菌细胞培养体系中。建议一般添加量为1-2mL/L，可根据实际泡沫量动态调整（如增加或减少）。

注意事项

- MetaCell® Antifoam 消泡剂为悬浊液状态，运输储存过程中可能出现分层，建议使用前须充分摇晃确保混匀，摇匀后应立即使用。
- 连接生物反应器时需严格遵循无菌操作规范，任何不当操作（包括非无菌连接、误用或不当储存）可能导致产品污染。
- 每批次MetaCell® Antifoam 消泡剂均经过严格的测试确保产品质量和性能的批间一致性。

- ▲ 扫描右侧二维码，联系我们，获取如下帮助：
- 更多细胞培养用试剂和添加剂产品
 - 技术支持服务
 - 相关参考文献



微信公众



技术支持

-----最初编制日期：NA -----最新修订日期：2025.07 -----