

MetaCell® Anti-Clumping Agent

抗细胞结团剂

产品简介

MetaCell® Anti-Clumping Agent 是一种温和、非动物源性且化学成分确定的浓缩型溶液，不含蛋白质、酶、水解物或其它未知成分，可以有效减少细胞结团，有助于在悬浮培养中获得更高的活细胞密度，并提高抗体或重组蛋白的表达。

产品名称	产品编码	包装规格	储存条件	有效期
MetaCell® Anti-Clumping Agent	L5003-0010	10mL	2-8℃，密闭、避光	12个月
	L5003-0100	100mL		

MetaCell® Anti-Clumping Agent 适用于科研和基于细胞培养的大规模生物制品的生产，但不可直接用于人体或作为药物使用。

产品应用

1. 通常将MetaCell® Anti-Clumping Agent 按照0.5%-1% (v/v) 的稀释比例添加至基础培养基中，可明显减少细胞结团。
2. 第一次使用MetaCell® Anti-Clumping Agent 前建议先测试对细胞培养的影响，并随着细胞聚集的减少而降低使用浓度。

注意事项

1. 使用MetaCell® Anti-Clumping Agent 时应注意无菌操作，避免污染。
2. MetaCell® Anti-Clumping Agent 可能会干扰到细胞转染过程，建议在转染之后再使用本产品。

▲ 扫描右侧二维码，联系我们，获取如下帮助：

- 更多细胞培养用试剂和添加剂产品
- 技术支持服务
- 相关参考文献



-----最初编制日期：2024.10 -----最新修订日期：NA -----