

MetaCell® Antifoam 0.6% 消泡剂

使用说明书

产品简介

MetaCell® Antifoam 0.6% 消泡剂是一种经过辐照灭菌的即用型消泡剂,设计用于高效便捷地控制细胞培养系统中的泡沫,适用于悬浮细胞培养体系。本产品基于30%西甲硅油乳剂(USP级,杜邦™ Liveo™ Q7-2587)开发,不含任何人源或动物源成分。

MetaCell® Antifoam 0.6% 消泡剂适用于科研和基于细胞培养的大规模生物制品生产,但不可直接用于人体或作为药物用。

产品名称	产品编码	包装规格 ^[1]	储存条件	有效期
MetaCell® Antifoam 0.6% 消泡剂	L5016-0.1K	100g	2-30°C, 密闭、避光	8个月

[1] 本产品使用一次性配液袋包装。

使用方法

MetaCell® Antifoam 0.6% 消泡剂为经辐照灭菌的无菌产品,直接使用时需遵循无菌操作规范,在无菌操作下加入无菌细胞培养体系中。建议一般添加量为1-10mL/L,可根据实际泡沫量动态调整(如增加或减少)。

注意事项

- MetaCell® Antifoam 0.6% 消泡剂为悬浊液状态,运输储存过程中可能出现分层,建议使用前须充分摇晃确保混匀,摇匀后应立即使用。
- 连接生物反应器时需严格遵循无菌操作规范,任何不当操作(包括非无菌连接、误用或不当储存)可能导致产品污染。
- 每批次MetaCell® Antifoam 0.6% 消泡剂均经过严格的测试确保产品质量和性能的批间一致性。

▲ 扫描右侧二维码,联系我们,获取如下帮助:

- 更多细胞培养用试剂和添加剂产品
- 技术支持服务
- 相关参考文献



微信公众



技术支持

-----最初编制日期: NA -----最新修订日期: 2025.07 -----



www.cellplusbio.com

地址: 江苏省苏州市高新区大同路20号A3幢

电话: 0512-67332699

邮箱: Service@cellplusbio.com