

MetaCell® TransAAV Feed

表达量增强添加剂

产品简介

MetaCell® TransAAV Feed是一种化学成分确定的，在HEK293细胞瞬时转染后，对腺相关病毒AAV表达量有明显提升作用的培养基添加剂，不含血清、水解物、蛋白质和任何动物源成分。

MetaCell® TransAAV Feed适用于科研和基于细胞培养的大规模生物制品的生产，但不可直接用于人体或作为药物用。

产品名称	产品编码	包装规格	储存条件	有效期	推荐使用范围
MetaCell® TransAAV Feed	L2012-0010	10mL	2-8℃， 密闭、避光	24个月	HEK293细胞瞬时转染体系的AAV表达
	L2012-0100	100mL			
	L2012-1000	1000mL			

培养条件

- 细胞系：Expi293F、VPC2.0、HEK293
- 培养类型：悬浮
- 培养容器：PETG或者PC材质，透气，无挡板
- 培养环境：37 ± 0.5 °C，8% CO₂，湿度≥80%，确保适当的气体交换并尽量避光培养

使用说明

- 于加入转染复合物并混匀后加入MetaCell® TransAAV Feed，对于不同的细胞系，添加量参考下表。

Working volume	Cell Line	MetaCell® TransAAV Feed (v/v)
30 mL	Expi293F	1% (300 µL)
	VPC2.0	1% (300 µL)
	其它HEK293细胞	1% (300 µL)

- 基于各类AAV表达对宿主细胞的不同影响，可咨询我们为您提供MetaCell® TransAAV Feed优化添加方案。
- 具体转染操作请参考思鹏生物MetaCell® TransAAV Media Panel使用说明书。

产品订购信息:

产品	类别	形态	目录号	包装规格
MetaCell® TransAAV 01	培养基	液体	L2010-0500	500mL
			L2010-1000	1000mL
		干粉	P2010-X010	10L
			P2010-X100	100L
MetaCell® TransAAV 02	培养基	液体	L2007-0500	500mL
			L2007-1000	1000mL
		干粉	P2007-X010	10L
			P2007-X100	100L
MetaCell® TransAAV 03	培养基	液体	L2008-0500	500mL
			L2008-1000	1000mL
		干粉	P2008-X010	10L
			P2008-X100	100L
MetaCell® TransAAV Feed	添加剂	液体	L2012-0010	10mL
			L2012-0100	100mL
			L2012-1000	1000mL
MetaCell® TransAAV Media Panel	/	液体	L2011	1 Kit

-----最初修订日期: NA-----最新修订日期: 2025.03-----



www.cellplusbio.com

地址：江苏省苏州市高新区大同路20号A3幢
电话：0512-67332699
邮箱：Service@cellplusbio.com